

**Agence Nord:**  
ZA Object'ifs Sud - Lot A3  
6 Allée Emille du Châtelet  
14123 Ifs  
tél : 02.31.34.50.74  
fax : 02.31.34.55.17



**Agence Est:**  
Parc Club des Tanneries  
2 Rue de la Faisanderie  
67380 Lingolsheim  
tél : 03.88.04.01.81  
fax : 03.68.93.01.52

**Agence Sud:**  
Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset  
AGROPARC - BP11575  
84916 Avignon Cédex 9  
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

[www.deltalabo.fr](http://www.deltalabo.fr)  
[info@deltalabo.fr](mailto:info@deltalabo.fr)

# The first address for\* KF titration

## TitroLine® 7500 KF et 7500 KF trace

# NOUVEAU

### Impossible de vous tromper avec les nouveaux titrateurs TitroLine® KF de SI Analytics

Le TitroLine® 7500 KF est un équipement volumétrique généraliste pour un large éventail d'utilisations et le TitroLine® 7500 KF trace est spécialisé dans les faibles teneurs en eau. Ces deux nouveaux titrateurs se caractérisent par les spécifications suivantes :

- ▶ Rapides, précis et faciles d'utilisation
- ▶ Offrant des méthodes standard pour différentes applications (détermination du titre, valeur nulle...)
- ▶ Ecran couleur lumineux permettant une lecture quel que soit l'angle ou la distance
- ▶ Mémorisation des résultats via port USB (au format PDF et CSV)
- ▶ Disponible avec modules intelligents interchangeables (TitroLine® 7500 KF seulement)



**SI Analytics**  
a xylem brand

\*La meilleure adresse de titration KF

## Spécifications:

	TitroLine® 7500 KF	TitroLine® 7500 KF <i>trace</i>
Gamme de mesure	10 ppm – 100 %	1 ppm – 5 % (10 µg – 100 mg)
Précision	Précision du dosage : < 0,15 %	0,3 % à 1 mg d'eau
Nombre de méthodes utilisateur	50	50
Applications	Volumétrie KF, titrations ampérométriques (SO <sub>2</sub> , indice de brome)	coulométrie KF, indice de brome
Courbe en temps réel	Oui	Oui
Imprimante	HP PCL, Seiko DPU S 445, PDF	HP PCL, Seiko DPU S 445, PDF
Connexion pour balance	RS232	RS232
Modules intelligents interchangeables	Oui	Non
Interfaces	2 x USB-A, 1 x USB-B, 2 x RS232	2 x USB-A, 1 x USB-B, 2 x RS232
Support de titration avec pompe et agitateur intégrés TM 235 KF	Oui	Module 2 et 4
Logiciel PC	TitriSoft 3.0	TitriSoft 3.0

## Informations pour commander:

Ref.	N° de commande	Description
TL 7500 KF 05	285220810	Titrateur volumétrique KF- comprenant : titrateur, module interchangeable WA 05, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, récipient de titration TZ 1770, double micro électrode en platine KF 1100 et kit de démarrage, alimentation 100-240 V
TL 7500 KF 10	285220820	Titrateur volumétrique KF- comprenant : titrateur, module interchangeable WA 10, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, récipient de titration TZ 1770, double micro électrode en platine KF 1100 et kit de démarrage, alimentation 100-240 V
TL 7500 KF 20	285220830	Titrateur volumétrique KF- comprenant : titrateur, module interchangeable WA 20, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, récipient de titration TZ 1770, double micro électrode en platine KF 1100 et kit de démarrage, alimentation 100-240 V
TL 7500 KF <i>trace</i> M1	285220860	Module 1, titrateur KF coulométrique, comprenant : titrateur, électrode de générateur TZ 1752 sans diaphragme, agitateur magnétique TM 235, récipient de titration TZ 1751, double micro électrode en platine KF 1150
TL 7500 KF <i>trace</i> M2	285220870	Module 2, titrateur KF coulométrique, comprenant : titrateur, électrode de générateur TZ 1752 sans diaphragme, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, récipient de titration TZ 1754, double micro électrode en platine KF 1150
TL 7500 KF <i>trace</i> M3	285220880	Module 3, titrateur KF coulométrique, comprenant : titrateur, électrode de générateur TZ 1753 sans diaphragme, agitateur magnétique TM 235, récipient de titration TZ 1751, micro électrode double platine KF 1150
TL 7500 KF <i>trace</i> M4	285220890	Module 4, titrateur KF coulométrique, comprenant : titrateur, électrode de générateur TZ 1753 sans diaphragme, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés récipient de titration TZ 1754, double micro électrode en platine KF 1150