

PRÉSENTATION DE LA GAMME (CLASSE 1)

AVANTAGES

Protection optimale de l'utilisateur :

- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211 - mai 2009 par des laboratoires et organismes de contrôles français.
- Certification CE. Ensemble électrique conforme aux exigences des directives basse tension 2014/35/UE et CEM 2014/30/UE.
- Matériel conforme aux exigences de la norme IEC61010-1.
- Confinement des vapeurs et des poudres dans l'enceinte de manipulation puis élimination de celles-ci lors de leur passage dans le filtre moléculaire ou dans le filtre particulaire HEPA.
- Détecteur automatique de saturation des filtres (plusieurs choix de molécule détectable à commander obligatoirement avec la sorbonne).
- Filtre à charbon actif principal + filtre à charbon actif de réserve de sécurité (plusieurs choix de molécule détectable, à commander obligatoirement avec la sorbonne).
- Interface FILTRALARME 5 avec écran tactile pour gestion ergonomique opérationnelle de la hotte.
- 5 langues disponibles : français - anglais - allemand - espagnol - italien.
- Régulation automatique du flux d'air.
- Flux d'air et compteur-horaire affichés simultanément.
- La date d'installation des filtres et de leurs types est indiquée et visible pendant le fonctionnement de la sorbonne.
- Interrupteur général muni d'un fusible contre les surtensions.
- Ensemble électrique conforme aux exigences des directives basse tension 2014/35/UE et CEM 2014/30/UE.
- Matériel conforme aux exigences de la norme IEC61010-1.
- Fenêtre de contrôle située en façade indiquant immédiatement la présence du filtre utilisé et sa qualité.

Économies de temps et d'énergie :

- Hottes livrées prêtes à l'utilisation (pas d'assemblage), à relier uniquement au réseau électrique.
- Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil (car la hotte est équipée d'un filtre).
- Il n'est pas nécessaire de chauffer ou de réfrigérer l'air de la pièce car l'air est recyclé.

Confort d'utilisation :

- Parois transparentes renforcées sur tous les côtés offrant un éclairage optimal du plan de travail et une visualisation immédiate des produits manipulés.
- Passages de mains ergonomiques permettant des manipulations sécurisées et très aisées dans l'enceinte (3 choix possibles selon les tailles de hottes)
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation en fluide des appareils.
- Très faible niveau acoustique des ventilateurs (hors flux d'air) permettant ainsi une concentration accrue pour les travaux.
- Grande facilité de remplacement du filtre à charbon actif, quelques minutes suffisent.
- Nos équipements sont équipés de parois translucide transparente qui sont aujourd'hui 100 % recyclable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010, bleue 5015, haute résistance contre les produits chimiques.
- Parois vitrées en PMMA et de 6mm d'épaisseur.
- Vitesse moyenne d'air en façade : 0.5 m/s
- Tension : 220-240 volts
- Puissance électrique : 63 W par colonne de ventilation
- Protection du ventilateur : IP54
- Puissance sonore du ventilateur (hors flux d'air) : 60 dB(A)
- débit maximum du ventilateur électrique (hors raccordement) : 180 m³/h

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Écran tactile.
- 4 opercules pour passages alimentation et fluide (amovibles, il est recommandé de les laisser en place et d'y pratiquer des entailles afin de faire traverser les câbles).
- Contrôle et maintien automatique du flux d'air (interface tactile).
- Compteur horaire (interface tactile).
- Prise d'échantillonnage manuelle disponible.
- 4 Parois renforcées translucides.
- Fenêtre de visualisation des filtres.
- Interface FILTRALARME 5 avec écran tactile pour une gestion ergonomique et opérationnelle de la hotte.
- Régulation automatique du flux d'air.
- 5 langues disponibles : français - anglais - allemand - espagnol - italien.
- Flux d'air et compteur-horaire affichés simultanément
- Indicateurs de date d'installation des filtres et de leurs types.

Ces hottes sont à équiper obligatoirement de deux filtres à charbon actif à minima.

OPTION OBLIGATOIRE

- Détecteur automatique E-défect de saturation de filtre à charbon actif (obligatoire pour classe 1): à choisir parmi les composés suivants : vapeurs corrosives réf. SATCOR, vapeurs organiques réf. SATORG, vapeurs formol réf. SATFOR ou vapeurs ammoniacaux réf. SATAMM.

OPTIONS

- Bac de rétention amovible avec le plan de travail permettant ainsi de récupérer les liquides en cas de renversements accidentels + plan de travail en mélaminé ou en verre feuilleté (fortement conseillé pour utilisation d'acides).
- Éclairage LED disposé de manière à ne pas gêner votre visibilité IP65 - 10W - 4200K - 710lm réf. LUMI
- Pompe manuelle pour déterminer la saturation des filtres : réf. PMAF.
- Tubes à réactif :
 - réf. TROR : Lot de 10 tubes à réactifs « organiques »
 - réf. TRAC : Lot de 10 tubes à réactifs « corrosifs »
 - réf. TROA : Lot de 5 tubes à réactifs « organiques » et 5 corrosifs ».

Agence Nord:
ZA Objectifs Sud - Lot A3
6 Allée Emille du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17




Agence Est:
Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.88.93.01.52

Agence Sud:
Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52


www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr



▲ H092Z+H2C + BV09 + 2x (SH200 + HEP200) + 4 x (CORG201) + SATORG

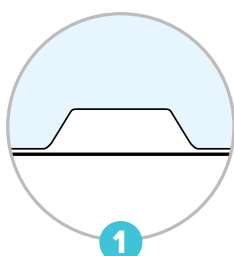

1
À choisir passage
Trapèze

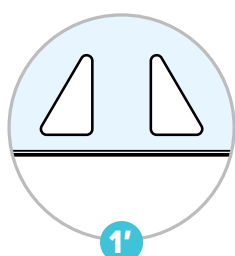

1'
À choisir passage
2 mains



2
Plan de travail
mélaminé ou en verre
feuilleté




3
Écran tactile
Compteur horaire
Contrôleur de flux d'air



4
Support filtre et
filtre HEPA (option)



5
Facilité de remplacement
des filtres

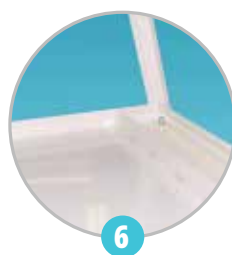

6
Bac de rétention amovible



7
Détecteur automatique
E-défect de saturation de
filtre à charbon actif

NFX
15-211

prEN
17242

CLASSE
1

CE



Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

Armoires
lithium-ion

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques




Rétention
et Réceptients


Armoires à documents
Équipements anti-feu

Douches et
premiers secours



▲ H061D+2C + BV06 + 2xCORG201 + SATORG

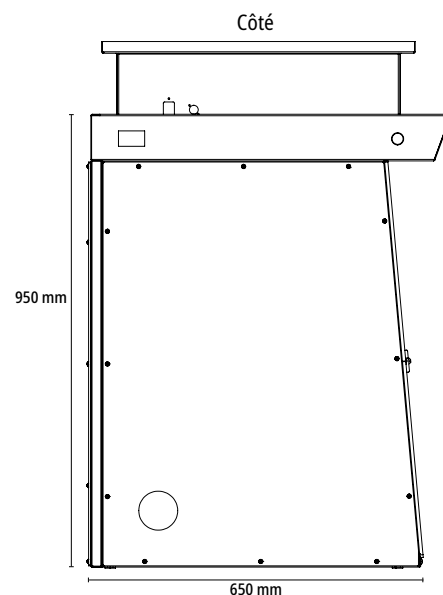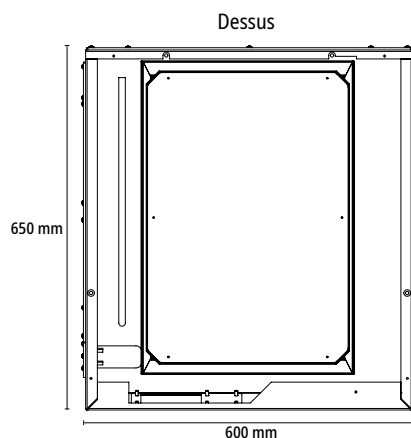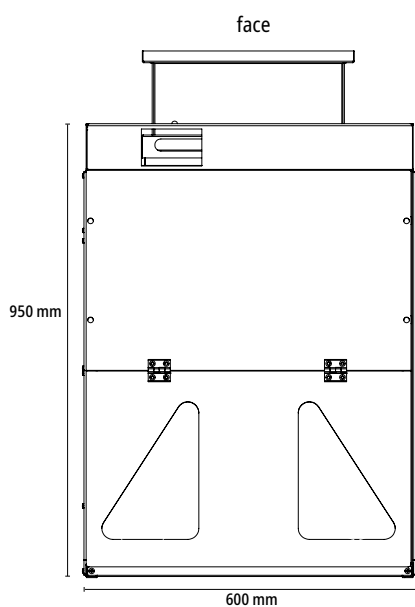

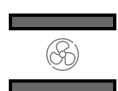Références & types de passage de mains	H061D+2C
	
	H061Z+2C
	 L : 400mm, H : 150mm
Dimensions extérieurs (L x P x H)	600 x 650 x 950
Dimensions intérieurs (L x P x H)	545 x 505 x 735
Poids (kg)	41
Nombre de moteurs	1
 Pour utilisation liquide uniquement à choisir obligatoirement parmi ⁽¹⁾ : prEN 17242 : classe A/2/1	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	2 x ORG200 (22 kg) E-DETECT: SATORG
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	2 x CORG201 (24 kg) E-DETECT: SATCORG
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	2 x FOR200 (24 kg) E-DETECT: SATFOR
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	2 x AMM 200 (24 kg) E-DETECT: SATAMM
Additional accessories	
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	BB06 (10 kg)
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	BV06 (15 kg)
Lumière intégrée extérieure	LUMI (1 kg)
Table tubulaire sur pied	TTF06 (9 kg)
Table tubulaire roulette (pour déplacement ponctuel)	TTR06 (10 kg)
Table roulante monobloc avec tablette de rangement	TR06 (28 kg)
Table/armoire de sécurité	TA06 (32 kg)

(1) Les filtres doivent être identiques



Ventilation

 Filtre à charbon actif Filtre HEPA Boîtier CAR200

NFX
15-211

prEN
17242

CLASSE
1

CE



Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

Armoires
lithium-ion

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Rétention
et Réceptifs

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Douches et
premiers secours



▲ H092Z+H2C + BV09 + 4 x CORG201 + 2 x (SH200 + HEP200) + SATORG



H091D+2C



H092D+2C



H092D+H2C



H092D+2CH



Références & types de passage de mains	H091D+2C	H092D+2C	H092D+H2C	H092D+2CH
		H092Z+2C	H092Z+H2C	H092Z+2CH
		Trapèze		L : 400mm, H : 180mm
Dimensions extérieurs (L x P x H)	900 x 750 x 1160			
Dimensions intérieures (L x P x H)	845 x 700 x 935			
Poids (kg)	67			
Nombre de moteurs	1	2		
Pour utilisation liquide uniquement à choisir obligatoirement parmi ⁽¹⁾ : prEN 17242 : classe A/2/1				
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	2 x ORG200 (22 kg) E-DETECT : SATORG	4 x ORG200 (44 kg) E-DETECT : SATORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	2 x CORG201 (24 kg) E-DETECT : SATCORG	4 x CORG201 (48kg) E-DETECT : SATCORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	2 x FOR200 (24 kg) E-DETECT : SATFOR	4 x FOR200 (48 kg) E-DETECT : SATFOR		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	2 x AMM 200 (24 kg) E-DETECT : SATAMM	4 x AMM 200 (48 kg) E-DETECT : SATAMM		
Pour utilisation poudre + liquide ou liquide références à commander simultanément ⁽²⁾ : prEN 17242 : classe A/3/1				
Filtre(s) Hepa H14 pour manipulation de poudre ⁽²⁾	-	2 x HEP200 (4 kg)		
Support(s) de filtre Hepa ⁽²⁾	-	2 x SH200 (8 kg)		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	-	4 x ORG200 (44 kg) E-DETECT : SATORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	-	4 x CORG201 (48kg) E-DETECT : SATCORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	-	4 x FOR200 (48 kg) E-DETECT : SATFOR		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	-	4 x AMM 200 (48 kg) E-DETECT : SATAMM		
Accessoires complémentaires				
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	BB09 (11 kg)			
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	BV09 (16 kg)			
Lumière intégrée extérieure	LUMI (1 kg)			
Table tubulaire sur pied	TTF09 (12 kg)			
Table tubulaire roulette (pour déplacement ponctuel)	TTR09 (13 kg)			
Table roulante monobloc avec tablette de rangement	TR09 (37 kg)			
Table/armoire de sécurité	TA09 (43 kg)			

(1) Les filtres doivent être identiques



Ventilation

Filtre à charbon actif

Filtre HEPA

Boîtier CAR200

NFX
15-211

prEN
17242

CLASSE
1

CE



Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

Armoires
lithium-ion

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Rétention
et Réceptifs

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Douches et
premiers secours



▲ H122D+H2C + BV12 + 4 x CORG201 + 2 x (SH200 + HEP200) + SATORG



H121D+2C



H122D+2C



H122D+H2C



H122D+2CH





Références & types de passage de mains	H121D+2C	H122D+2C	H122D+H2C	H122D+2CH
		H122Z+2C	H122Z+H2C	H122Z+2CH
		Trapèze		L : 400mm, H : 180mm
Dimensions extérieurs (L x P x H)	1200 x 750 x 1160			
Dimensions intérieures (L x P x H)	1145 x 700 x 935			
Poids (kg)	85			
Nombre de moteurs	1	2		
Pour utilisation liquide uniquement à choisir obligatoirement parmi ⁽¹⁾ : prEN 17242 : classe A/2/1				
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	2 x ORG200 (22 kg) E-DETECT : SATORG		4 x ORG200 (44 kg) E-DETECT : SATORG	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	2 x CORG201 (24 kg) E-DETECT : SATCORG		4 x CORG201 (48kg) E-DETECT : SATCORG	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	2 x FOR200 (24 kg) E-DETECT : SATFOR		4 x FOR200 (48 kg) E-DETECT : SATFOR	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	2 x AMM 200 (24 kg) E-DETECT : SATAMM		4 x AMM 200 (48 kg) E-DETECT : SATAMM	
Pour utilisation poudre + liquide ou liquide références à commander simultanément ⁽²⁾ : à choisir obligatoirement parmi ⁽¹⁾ : prEN 17242 : classe A/3/1				
Filtre(s) Hepa H14 pour manipulation de poudre ⁽²⁾	-		2 x HEP200 (4 kg)	
Support(s) de filtre Hepa ⁽²⁾	-		2 x SH200 (8 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	-		4 x ORG200 (44 kg) E-DETECT : SATORG	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	-		4 x CORG201 (48kg) E-DETECT : SATCORG	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	-		4 x FOR200 (48 kg) E-DETECT : SATFOR	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	-		4 x AMM 200 (48 kg) E-DETECT : SATAMM	
Accessoires complémentaires				
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	BB12 (12 kg)			
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	BV12 (17 kg)			
Lumière intégrée extérieure	LUMI (1 kg)			
Table tubulaire sur pied	TTF12 (16 kg)			
Table tubulaire roulette (pour déplacement ponctuel)	TTR12 (17 kg)			
Table roulante monobloc avec tablette de rangement	TR12 (51 kg)			
Table/armoire de sécurité	TA12 (54 kg)			

(1) Les filtres doivent être identiques



Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

Armoires
lithium-ion

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Rétention
et Réceptifs

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Douches et
premiers secours



▲ H153Z+H2C + BV15 + 6 x CORG201 + 3 x (SH200 + HEP200) + SATORG



H152Z+2C



H153Z+2C



H152Z+H2C



H153Z+H2C



H153Z+2CH







H153Z+2CH



Références & types
de passage de mains

H152D+2C	H152D+H2C	H152D+2CH	H153D+2C	H153D+H2C	H153D+2CH
H152Z+2C	H152Z+H2C	H152Z+2CH	H153Z+2C	H153Z+H2C	H153Z+2CH
Trapèze		L : 400mm, H : 180mm	Trapèze		L : 400mm, H : 180mm
			H153G+2C	H153G+H2C	H153G+2CH
			Grande largeur		L : 850mm, H : 180mm

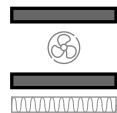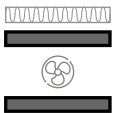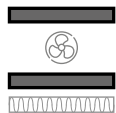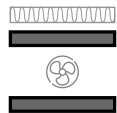Dimensions extérieures (L x P x H)	1500 x 750 x 1160					
Dimensions intérieures (L x P x H)	1445 x 700 x 935					
Poids (kg)	102					
Nombre de moteurs	2			3		
 Pour utilisation liquide uniquement à choisir obligatoirement parmi ⁽¹⁾ : prEN 17242 : classe A/2/1						
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	4 x ORG200 (44 kg) E-DETECT : SATORG			6 x ORG200 (66 kg) E-DETECT : SATORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	4 x CORG201 (48kg) E-DETECT : SATCORG			6 x CORG201 (72 kg) E-DETECT : SATCORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	4 x FOR200 (48 kg) E-DETECT : SATFOR			6x FOR200 (72 kg) E-DETECT : SATFOR		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	4 x AMM 200 (48 kg) E-DETECT : SATAMM			6 x AMM 200 (72 kg) E-DETECT : SATAMM		
 Pour utilisation poudre + liquide ou liquide références à commander simultanément ⁽²⁾ à choisir obligatoirement parmi ⁽¹⁾ : prEN 17242 : classe A/3/1 						
Filtre(s) Hepa H14 pour manipulation de poudre ⁽²⁾	2 x HEP200 (4 kg)			3 x HEP200 (6 kg)		
Support(s) de filtre Hepa ⁽²⁾	2 x SH200 (8 kg)			3 x SH200 (12 kg)		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	4 x ORG200 (44 kg) E-DETECT : SATORG			6 x ORG200 (66 kg) E-DETECT : SATORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	4 x CORG201 (48kg) E-DETECT : SATCORG			6 x CORG201 (72 kg) E-DETECT : SATCORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	4 x FOR200 (48 kg) E-DETECT : SATFOR			6x FOR200 (72 kg) E-DETECT : SATFOR		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	4 x AMM 200 (48 kg) E-DETECT : SATAMM			6 x AMM 200 (72 kg) E-DETECT : SATAMM		
Accessoires complémentaires						
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	BB15 (16 kg)					
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	BV15 (21 kg)					
Lumière intégrée extérieure	2 x LUMI (2 kg)					
Table tubulaire sur pied	TTF15 (22 kg)					
Table tubulaire roulette (pour déplacement ponctuel)	TTR15 (23 kg)					
Table roulante monobloc avec tablette de rangement	TR15 (65 kg)					
Table/armoire de sécurité	TA15 (61 kg)					

Armoires
lithium-ion

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Rétention
et Réceptifs

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Douches et
premiers secours

(1) Les filtres doivent être identiques



Ventilation

Filtre à charbon actif

Filtre HEPA

Boîtier CAR200

NFX
15-211

prEN
17242

CLASSE
1

CE



Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

Armoires
lithium-ion

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Rétention
et Réceptifs

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Douches et
premiers secours



▲ H184G+H2C + BB18 + 8 x CORG201 + 4 x (SH200 + HEP200) + SATORG



H183G+2C



H184G+2C






H184G+H2C



H184G+2CH

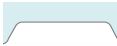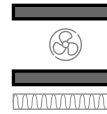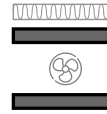

Références & types de passage de mains	H183G+2C	H184G+2C	H184G+H2C	H184G+2CH
	Grande largeur  L : 1150mm, H : 180mm			
Dimensions extérieurs (L x P x H)	1800x 750 x 1240			
Dimensions intérieures (L x P x H)	1745 x 700 x 935			
Poids (kg)	125			
Nombre de moteurs	3	4		
 Pour utilisation liquide uniquement à choisir obligatoirement parmi ⁽¹⁾ : prEN 17242 : classe A/2/1				
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	6 x ORG200 (66 kg) E-DETECT : SATORG	8 x ORG200 (88 kg) E-DETECT : SATORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	6 x CORG201 (72 kg) E-DETECT : SATCORG	8 x CORG201 (96 kg) E-DETECT : SATCORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	6x FOR200 (72 kg) E-DETECT : SATFOR	8 x FOR200 (96 kg) E-DETECT : SATFOR		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	6 x AMM 200 (72 kg) E-DETECT : SATAMM	8 x AMM 200 (96 kg) E-DETECT : SATAMM		
 Pour utilisation poudre + liquide ou liquide références à commander simultanément ⁽²⁾ à choisir obligatoirement parmi ⁽¹⁾ : prEN 17242 : classe A/3/1				
Filtre(s) Hepa H14 pour manipulation de poudre ⁽²⁾	3 x HEP200 (6 kg)	4 x HEP200 (8 kg)		
Support(s) de filtre Hepa ⁽²⁾	3 x SH200 (12 kg)	4 x SH200 (16 kg)		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	6 x ORG200 (66 kg) E-DETECT : SATORG	8 x ORG200 (88 kg) E-DETECT : SATORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	6 x CORG201 (72 kg) E-DETECT : SATCORG	8 x CORG201 (96 kg) E-DETECT : SATCORG		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	6x FOR200 (72 kg) E-DETECT : SATFOR	8 x FOR200 (96 kg) E-DETECT : SATFOR		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	6 x AMM 200 (72 kg) E-DETECT : SATAMM	8 x AMM 200 (96 kg) E-DETECT : SATAMM		
Accessoires complémentaires				
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	BB018 (18 kg)			
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	BV18 (25 kg)			
Lumière intégrée extérieure	3 x LUMI (3 kg)			
Table tubulaire sur pied	TTF18 (24kg)			

Agence Nord:

ZA Object'Ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17

Agence Sud:

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52



Agence Est:

Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr

(1) Les filtres doivent être identiques



Ventilation



Filtre à charbon actif



Filtre HEPA



Boitier CAR200