



DBO/Respiration

Mesure sûre, facile, pratique

OXITOP®-i



a xylem brand

Mesure de la DBO - facile et pratique

- Conversion de données non nécessaire
saisie directe du volume des échantillons
- Résultats les plus fiables possibles - affichage de la courbe sur la tête
- Informations complètes - valeurs intermédiaires toujours disponibles



Oxiotop®-i G



Oxiotop®-i B

Mesure de DBO modernisé

Le nouvel OxiTop®-i est un instrument moderne et facile à utiliser pour la mesure de la DBO (demande biochimique en oxygène). La durée peut être définie entre un et sept jours.

Le volume des échantillons peut être sélectionné dans le menu. La conversion en valeur DBO correspondante est automatique, sans erreur et pratique. Une petite LED indique l'état de fonctionnement réel de la tête.


Facilement identifiable

Les têtes de deux couleurs et de conception moderne avec une identification numérique et réglable des échantillons permettent de distinguer l'entrée de la sortie.


Écran

Un écran graphique moderne permet la saisie et fournit de nombreuses informations.


- Affichage de la courbe
- Sélection du volume des échantillons
- Consultation de valeurs intermédiaires

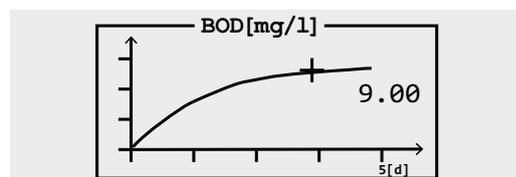

Tête avec représentation de la courbe : courbe DB après 5 jours

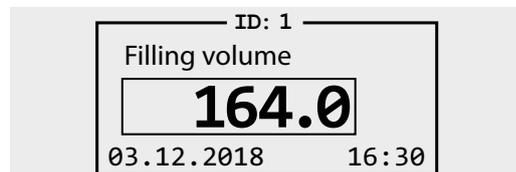

Volume des échantillons

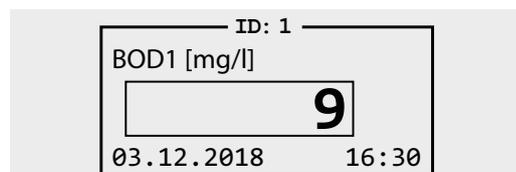

Valeur DBO actuelle

Kit

Des kits comprenant des plateformes d'agitation et des accessoires sont disponibles pour OxiTop®.

- 6 ou 12 postes de mesure
- Plateformes d'agitation inductives guidées par programme
- Deux fioles jaugées de trop-plein pour une mesure en entrée et en sortie
- Avec absorbeur de CO₂ et inhibiteur de nitrification

Accessoires

Une routine programmée dans chaque tête vérifie la mesure de pression avec OxiTop® PT.

Nos nouvelles armoires thermostatiques assurent

l'incubation optimale, demandez notre flyer

... AVEC LES ARMOIRES THERMOSTATIQUES POUR OxiTop® »

(référence 999253FR).



OxiTop® PT

Spécifications techniques

Modèle	OxiTop®-i G ou OxiTop®-i B
Plage de pression (hPa)	500 bis 1250
Durée au choix (jours)	1 bis 7
Volumes des échantillons au choix (ml)	22,7; 43,5; 97,0 ; 164 ; 250 ; 365 ; 432
Plage de mesure DBO	0 bis 4000 mg/l
Affichage	LCD graphique, rétro-éclairé, piloté par menu
Indicateur LED	RGB
Batterie	1 x CR 2450

Informations de commande

Modèle	Description	Réf.
OxiTop®-i IS 6	Instrument DBO pour autocontrôle avec 6 postes de mesure, affichage direct de la valeur DBO sur la tête de mesure, bloc d'alimentation universel 100-240 VAC, 50/60 Hz ; accessoires.	208260
OxiTop®-i IS 12	Instrument DBO pour autocontrôle avec 12 postes de mesure, affichage direct de la valeur DBO sur la tête de mesure, bloc d'alimentation universel 100-240 VAC, 50/60 Hz ; accessoires.	208262
OxiTop®-i SET 2	KIT pour 2 postes de mesure, complet avec 2 têtes de mesure OxiTop®-i (1 x bleu, 1 x gris), 2 flacons d'échantillon PF600, 2 godets en caoutchouc GK 600 et 2 barreaux magnétiques RST 600.	208264
OxiTop®-i SET 6	KIT pour 6 postes de mesure, complet avec 6 têtes de mesure OxiTop®-i (3 x bleu, 3 x gris), 6 flacons d'échantillon PF600, 6 godets en caoutchouc GK 600 et 6 barreaux magnétiques RST 600.	208266
OxiTop®-i G	Tête de mesure OxiTop®-i (gris), pilotage par menu, écran graphique LCD retro-éclairé, LED de contrôle, boutons de commande, pour lecture directe de valeurs DBO, présélection des volumes, durée de mesure entre 1 et 7 jours au choix, affichage de courbe de mesure, affichage des valeurs instantanées.	208270
OxiTop®-i B	Tête de mesure OxiTop®-i (bleu), pilotage par menu, écran graphique LCD rétro-éclairé, LED de contrôle, boutons de commande, pour lecture directe de valeurs DBO, présélection des volumes, durée de mesure entre 1 et 7 jours au choix, affichage de courbe de mesure, affichage des valeurs instantanées.	208272
OxiTop®-i 2	2 têtes de mesure OxiTop®-i (bleu et gris), pilotage par menu, écran graphique LCD rétro-éclairé, LED de contrôle, boutons de commande, pour lecture directe de valeurs DBO, présélection des volumes, durée de mesure entre 1 et 7 jours au choix, affichage de courbe de mesure, affichage des valeurs instantanées.	208274
OxiTop®-i 6	6 têtes de mesure OxiTop®-i (3 x bleu et 3 x gris), pilotage par menu, écran graphique LCD rétro-éclairé, LED de contrôle, boutons de commande, pour lecture directe de valeurs DBO, présélection des volumes, durée de mesure entre 1 et 7 jours au choix, affichage de courbe de mesure, affichage des valeurs instantanées.	208276
OxiTop®-i 12	12 têtes de mesure OxiTop®-i (6 x bleu et 6 x gris), pilotage par menu, écran graphique LCD rétro-éclairé, LED de contrôle, boutons de commande, pour lecture directe de valeurs DBO, présélection des volumes, durée de mesure entre 1 et 7 jours au choix, affichage de courbe de mesure, affichage des valeurs instantanées.	208278

Accessoires*

OxiTop® PT	Équipement pour tester l'étanchéité et la fonctionnalité du capteur de pression des têtes de mesure OxiTop®	209334
------------	---	--------



Agence Nord:

ZA Object'ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17



Agence Est:

Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

Agence Sud:

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr